

میکسر خورشیدی (Circular Mixer)

- قابلیت توقف سریع با فشردن یک کلید
- قابلیت استفاده در دو مد (با تایمر / بدون تایمر)
- قابلیت تنظیم سرعت چرخش به صورت آنالوگ

دستور العمل استفاده از دستگاه

- ۱- دو شاخه برق را به پریز متصل نموده و دستگاه را با استفاده از کلید صفر - یک پشت دستگاه روشن نمائید.
 - ۲- در صورتی که نیاز به استفاده از تایمر دارید ، با استفاده از ولوم سمت چپ زمان مورد نظر را به دقیقه تنظیم نمائید (حداکثر تا ۱۲۰ دقیقه) . در این حالت نباید کلید آبی رنگ در حالت فشرده باشد . در صورتی که نیازی به استفاده از تایمر ندارید می توانید با فشردن کلید آبی رنگ (Off) ، تایمر را از مدار خارج نمائید. در این حالت حتی اگر تایمر تنظیم شده باشد ، پس از اتمام زمان تنظیمی چرخش ادامه خواهد داشت.
 - ۳- برای شروع چرخش کافی است کلید نارنجی رنگ را بفشارید (On) و با استفاده از ولوم سمت راست سرعت چرخش مورد نظر را انتخاب نمائید.
- توجه : در صورتی که می خواهید برای مدت کوتاهی چرخش را متوقف نمائید (مثلا برای برداشتن یا جایگذاری لوله) کافی است کلید نارنجی رنگ را تغییر حالت دهید (Off). همچنین برای شروع مجدد چرخش بایستی مجددا کلید نارنجی رنگ را بفشارید (On). در صورتی که از تایمر استفاده می نمائید دقت داشته باشید که زمان های توقف چرخش، در تایمر لحاظ نمی گردد. به بیان دیگر، هنگام توقف چرخش، تایمر متوقف نخواهد شد.

ملاحظات

- ۱- هنگام بارگذاری دقت نمائید که لوله ها را با پراکندگی تقریباً یکسان (Balance) روی هد قرار دهید.
- ۲- هرگز هد در حال چرخش را با دست متوقف نکنید . به این منظور از کلید نارنجی رنگ استفاده نمائید.
- ۳- در صورت نیاز به استفاده از تایمر دقت نمائید که به هیچ وجه نباید کلید آبی رنگ فشرده شده باشد.
- ۴- این دستگاه برای کارکرد طولانی طراحی شده و نیازی به سرویس دوره ای ندارد. در صورت بروز مشکل با بخش سرویس و خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید.

شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد

تهران خیابان کریم خان زند ابتدای میرزای شیرازی پلاک ۸ واحد ۴ تلفن : ۸۸۸۹۹۸۱۱-۱۴