


Serological Water Bath

این دستگاه توسط شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد، دارنده گواهی نامه ایزو 13485 و مطابق با استانداردهای بین المللی طراحی و ساخته شده و جهت انجام آزمایش های بیوشیمی، آنزیمی و سرولوژی در آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز آموزشی پژوهشی و مورد استفاده قرار می گیرد.

قابلیت ها

- قابلیت کنترل دقیق دمای آب مخزن با دقت 0/1 درجه سانتیگراد
- مجهز به سیستم سیرکولاسیون مغناطیسی بدون استفاده از پمپ (فقط در مدل سیرکولاسیون دار)
- قابلیت تنظیم دما از 5 درجه بالاتر از دمای محیط تا 85 درجه سانتیگراد
- مجهز به سیستم کنترل کننده میکروپروسسوری PID
- طول عمر بالای المنت به دلیل قرارگیری بیرون مخزن آب
- مجهز به سیستم تشخیص خطا

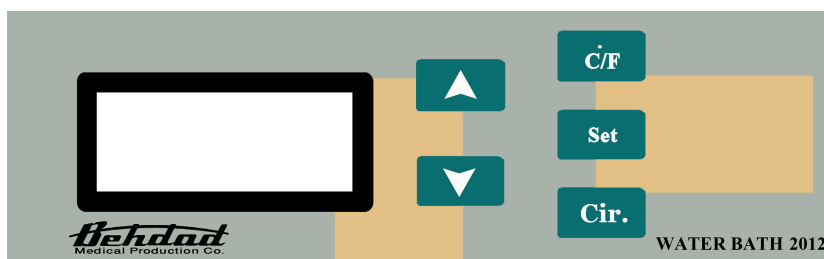

دستورالعمل کار با دستگاه

- 1- دستگاه را روی سطح کاملاً صاف و محکم قرار دهید.
- 2- 2/3 مخزن دستگاه را پر از آب نمایید. توصیه می شود جهت جلوگیری از ایجاد رسوب، از آب مقطر استفاده کنید.
- 3- دوشاخه دستگاه را به پریز برق شهر وصل کنید.
- 4- کلید برق اصلی را که در پشت دستگاه قرار دارد به حالت روشن (وضعیت 1) در آورید.
- 5- با استفاده از کلید Set می توانید دمای مورد نظر را انتخاب نمایید. برای این منظور، پس از فشردن کلید Set با استفاده از کلید های \uparrow و \downarrow دمای مورد نظر را انتخاب نموده و کلید Set را بفشارید.

در مدل سیرکولاسیون دار:

با استفاده از کلید Cir. می توانید سرعت سیرکولاسیون آب را تعیین نمایید. پس از فشردن کلید Cir. می توانید با استفاده از کلیدهای \uparrow و \downarrow سرعت سیرکولاسیون را تغییر داده و برای ذخیره کردن آن، کلید Cir. را بفشارید. سرعت انتخابی در حافظه دستگاه باقی خواهد ماند. پیشنهاد می شود در صورتی که سرعت سیرکولاسیون مناسب است، مقدار Cir را تغییر ندهید. برای غیر فعال کردن سیرکولاسیون، مقدار Cir را برابر صفر قرار دهید.

- «تذکره 1: چنانچه برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی‌نمایید؛ آب داخل آن را تخلیه کنید.
- «تذکره 2: در هنگام روشن بودن دستگاه از جابجا کردن آن جداً خودداری کنید.
- «تذکره 3: حتی الامکان از قرار دادن دستگاه در معرض مستقیم نور آفتاب، گرما و وزش باد خودداری کنید.

روش صحیح بارگذاری دستگاه

- 1- بارگذاری بیش از حد موجب صدمات جدی به دستگاه می‌گردد.
- 2- پس از بارگذاری، در صورت غیر فعال بودن سیستم سیرکولاسیون زمانی برای رسیدن به دمای تنظیمی لازم است.

نحوه نگهداری دستگاه

- 1- نظافت مستمر دستگاه موجب طولانی تر شدن عمر دستگاه می‌شود.
- 2- هنگام شستشوی دستگاه و پر یا تخلیه کردن آب مخزن، مراقب نفوذ آب به داخل قسمت الکترونیکی دستگاه باشید.
- 3- جهت استفاده از خدمات پس از فروش و گارانتی در اولین فرصت نسبت به ارسال اطلاعات خواسته شده اقدام فرمائید.
- 4- هرگز دستگاه را بدون آب روشن نکنید.

تذکره مهم

در صورت بروز هرگونه خرابی و یا اشکال در دستگاه با نمایندگی های فروش شرکت یا دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمایید. در صورتیکه دستگاه توسط افراد غیر مجاز باز و یا تعمیر شود مشمول گارانتی نخواهد بود و شرکت مسئولیتی برای تعمیر آن نخواهد داشت.

مشخصات دستگاه

ولتاژ ورودی	220 ولت – 50 هرتز
توان مصرفی	1000 وات
وزن دستگاه	حدود 15 کیلوگرم

Behdad

دفتر مرکزی: تهران - خیابان کریم خان زند - ابتدای میرزای شیرازی - پلاک 8 - طبقه دوم

تلفن 14-88899811 فاکس: 88902493

Website: www.Behdadco.ir

Email: info@Behdadco.ir